

BRG-LAB Liste des essais validés

MAJESTER André

TOUS AUCUN Date début 01/01/2021 Date de fin 01/12/2021 Afficher les partiels Laboratoire(s) Tous RAFFRAÎCHIR

Télécharger les PV sélectionnés (3) DÉVALIDER LES ESSAIS SÉLECTIONNÉS (4)

Validation	Date validation	Origine du matériau (1)	Contrôle	Désignation de l'essai
0/6 (2)				
<input type="checkbox"/>	Validé 17/11/2021	SBV : CARRIERE DE BRETTEVILLE - 0/6 Sable recyclé	2021-78840-CBTY-GR05-0001	VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL
<input type="checkbox"/>	Validé 17/11/2021	SBV : CARRIERE DE BRETTEVILLE - 0/6 Sable recyclé	2021-78840-CBTY-GR05-0001	ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE
<input type="checkbox"/>	Validé 25/06/2021	SBV : CARRIERE DE BRETTEVILLE - 0/6 Sable recyclé	2021-78840-BBTY-GR1-0001	ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE
<input type="checkbox"/>	Validé 25/06/2021	SBV : CARRIERE DE BRETTEVILLE - 0/6 Sable recyclé	2021-78840-BBTY-GR1-0001	ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (MB)
<input type="checkbox"/>	Validé 25/06/2021	SBV : CARRIERE DE BRETTEVILLE - 0/6 Sable recyclé	2021-78840-BBTY-GR1-0001	VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL

BRG-LAB MAJESTER André

TABLEAU DE BORD
MES ESSAIS
ECHANTILLONS
CONTRÔLE IN-SITU
SONDAGES
ETUDE DE FORMULATION
BASE DE DONNÉES
MATÉRIAUX
GESTION
BILANS
LIVRAISON
RAPPORTS D'ESSAIS
DOCUMENTS QUALITÉ
CONTROLE PRODUCTION

Faites de même sur la colonne matériau (située en début de tableau vers la gauche). Veuillez cliquer sur le titre de la colonne ****Origine du matériau (1)**** pour afficher la zone de saisie. Saisissez ensuite la désignation du matériau recherché **** (2) **** puis tapez la touche [ENTRÉE]. Veuillez ensuite saisir une date de début et une date de fin **** (3) **** à l'aide du clavier (ou en cliquant sur les icônes en forme d'agenda) puis cliquez sur le bouton intitulé ****RAFFRAÎCHIR (4)****

BRG-LAB Liste des essais validés

MAJESTER André

Chantier Client

CENTRE PÉNITENCIER DE CAEN	SBTP

(3) Exporter vers Excel
Export vers Word...
Export vers XML...
Imprimer en PDF... (2)

(1) Déplacer la barre de défilement horizontale tout au bout du tableau vers la droite

© CRAO 2021

Pour exporter votre synthèse vers un fichier, veuillez déplacer la barre de défilement horizontale tout au bout du tableau vers la droite **** (1) ****, puis veuillez cliquer sur les doubles flèches dirigées vers le bas **** (2) ****. Veuillez ensuite sélectionner le type de fichier souhaité pour votre exportation **** (3) ****.

FIN