


Création d'un nouveau matériel et affectation de dates de contrôle périodiques

Pour créer un nouvel appareil et lui affecter une date de contrôle périodique vous devez vous rendre dans le module matériel du logiciel. Pour cela veuillez cliquer sur l'icône en forme d'engrenage (1) puis sur le module matériel (2) :

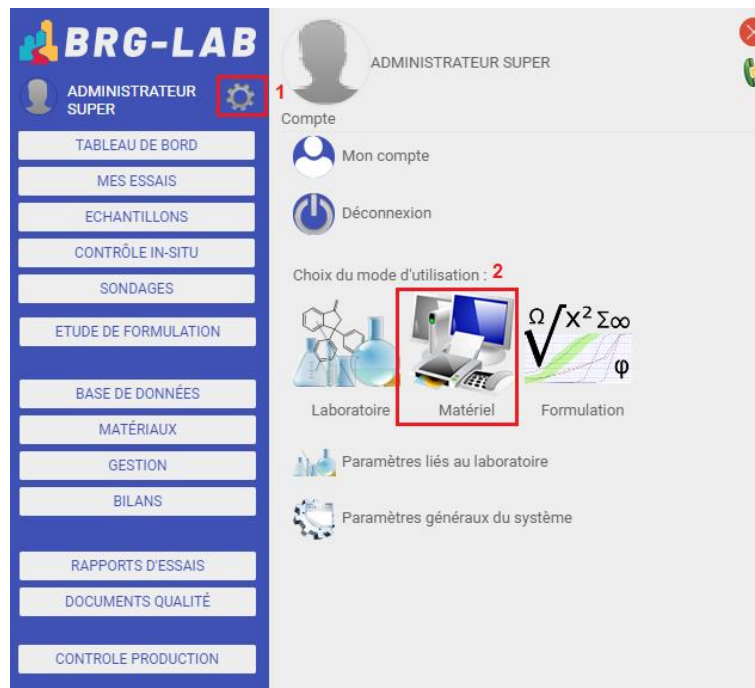

Vous devez, dans un premier temps, créer un groupe de matériel (2) puis un modèle de matériel (3) :



Exemple de groupes :

Désignation		
LABORATOIRE	X	+
ENROBE	X	+
GRANULAT	X	+
SOUS-GROUPE	X	+
TAMISEUSE	X	+
VEHICULE	X	+

Exemple de modèles :

Modèles de matériel			
LABORATOIRE		+	
ENROBE		+	
GRANULAT		+	
Balance 0,01g	X		E
Balance 10 kg	X		E
SOUS-GROUPE		+	
PRESSE CBR	X		E
Thermomètre	X		E
TAMISEUSE		+	
Presse 3R	X		E
TAMIS SABLE	X		E
Tamiseuse sable	X		E
VEHICULE		+	

La croix **X**, le symbole **+** et la lettre **E** servent respectivement à supprimer, ajouter et éditer la ligne en question

Pour affecter des dates de contrôle périodique à une unité de matériel il faut le faire au niveau du modèle de matériel comme ci-dessous :

BRG-LAB Édition des modèles de matériel

ADMINISTRATEUR SUPER

RETOUR ENREGISTRER

Désignation Balance 0,01g Durée d'amortissement (Années)

Modèle Bleu Prix d'achat conseillé

Fabricant MATLABO < +

Fournisseur CONTROLS < +

Groupe LABORATOIRE \ GRANULAT <

EMT Erreur Maximale Tolérée

PROGRAMME DE CONTRÔLE ET DE MAINTENANCE PHOTO CONSIGNES D'UTILISATION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTICES OBSERVATIONS

+ NOUVEAU MODIFIER SUPPRIMER

Désignation	Fréquence	Coût estimé
CONTROLE		0,00 €
ENTRETIEN		0,00 €
ETALONNAGE		0,00 €
Etalonnage mensuel pour audit	1 / Mois	100,00 €
REPARATION		0,00 €
RETABLIR		0,00 €
VERIFICATION		0,00 €
VERIFICATION	1 / Semaine	0,00 €

Une fois votre groupe et votre modèle de matériel de créés, vous pouvez ajouter une unité de matériel en allant dans le menu "EDITION DU MATERIEL" et en cliquant sur le symbole + du modèle associé au matériel que vous souhaitez créer :

BRG-LAB Materiel

ADMINISTRATEUR SUPER

ACCUEIL

IMPRIMER

Afficher le matériel réformé

Mode d'affichage du matériel

Par Groupe

Par Zone

Par liste

Recherche de matériel

Par la désignation du modèle

Par le numéro d'inventaire

FILTRE

Site(s) Tous

ENREGISTRER

Matériel

- LABORATOIRE
 - ENROBE
 - GRANULAT
 - Balance 0,01g
 - E-20.11-30-0001
 - Balance 10 kg
 - E-19.09-18-0001
 - SOUS-GROUPE
 - PRESSE CBR
 - Thermomètre
 - E-20.12-02-0001
 - E-20.12-02-0003
 - TAMISEUSE
 - Presse 3R
 - E-20.11-18-0001
 - TAMIS SABLE
 - Tamiseuse sable
 - VEHICULE

Pour ajouter une unité de matériel de Balance 0.01 g

Renseignez ensuite les informations demandées et cliquer sur AJOUTER. Votre unité de matériel a été créée avec des dates de contrôle périodique.